

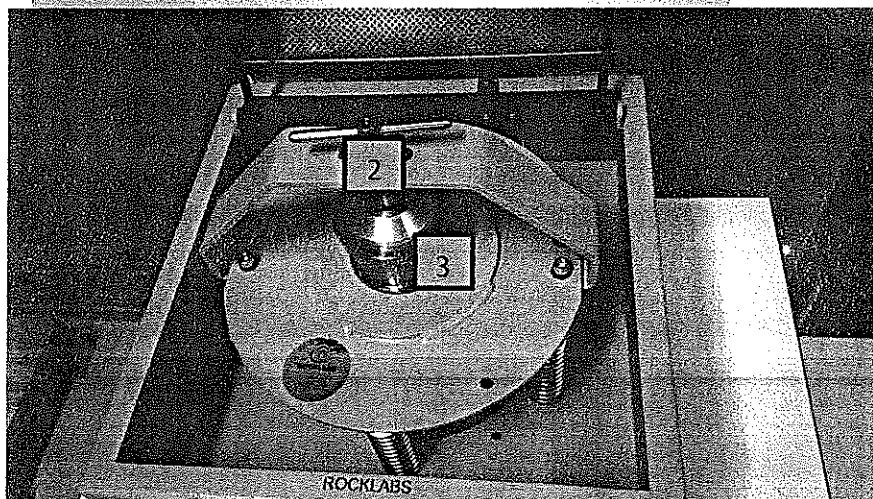
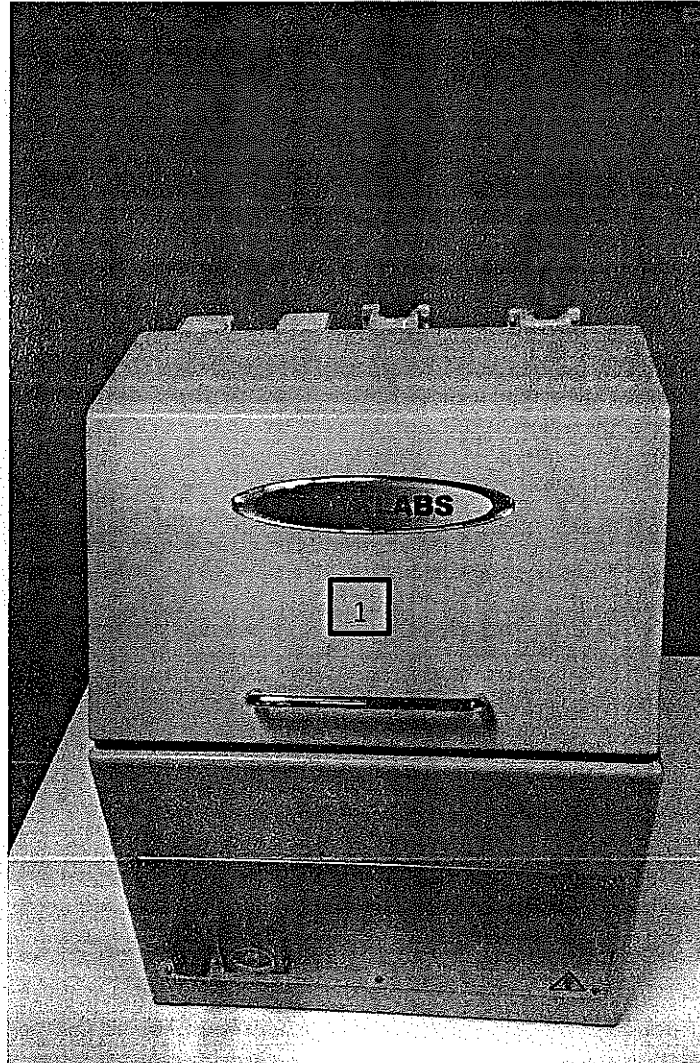


การใช้งานเครื่องบดตัวอย่าง Rock Labs

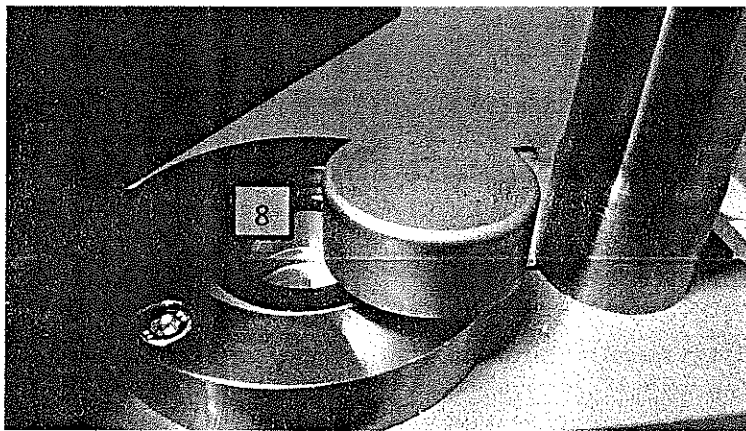

วิธีใช้งาน

1. ทำความสะอาดหม้อบด ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน
2. นำตัวอย่างที่ต้องการบดใส่ลงในหม้อบดตัวอย่าง โดยขนาดไม่ควรจะใหญ่เกินไป ถ้าตัวอย่างใหญ่ควรทำการย่อยให้ตัวอย่างเล็กลงก่อนนำมาใส่เครื่อง แนะนำขนาดที่ใส่ควรจะเล็กเท่าเม็ดทรายหยาบ (ขนาดของตัวอย่างส่งผลต่อเวลาในการบด ตัวอย่างหยาบมากใช้เวลาบดนาน และขึ้นกับชนิดของตัวอย่างด้วย)
3. เมื่อใส่ตัวอย่างแล้วนำหม้อบดใส่ในเครื่องและทำการหมุนตัวLockให้แน่น ปิดฝาครอบเครื่องให้เรียบร้อย
4. ตั้งเวลาในการบด และ กดปุ่มเปิดเครื่องสีเขียว เครื่องจะทำการบดตามระยะเวลาที่ตั้งไว้
5. เมื่อเครื่องหยุด ปิดฝาครอบเครื่องและนำถ้วยบดออกมา จะเห็นว่าตัวอย่างจะละเอียด
6. แนะนำขนาดตัวอย่างที่ใช้กับเครื่อง XRF ที่ 20-200 um หรือ ง่ายกว่าสัมผัสแล้วละเอียดเหมือนแป้งไม่มีเม็ดหยาบๆเหลืออยู่แล้ว
7. ถ้าตัวอย่างที่บดได้ยังไม่ละเอียดพอ ให้ทำการบดซ้ำอีกครั้ง จนกว่าจะละเอียดเหมือนแป้ง

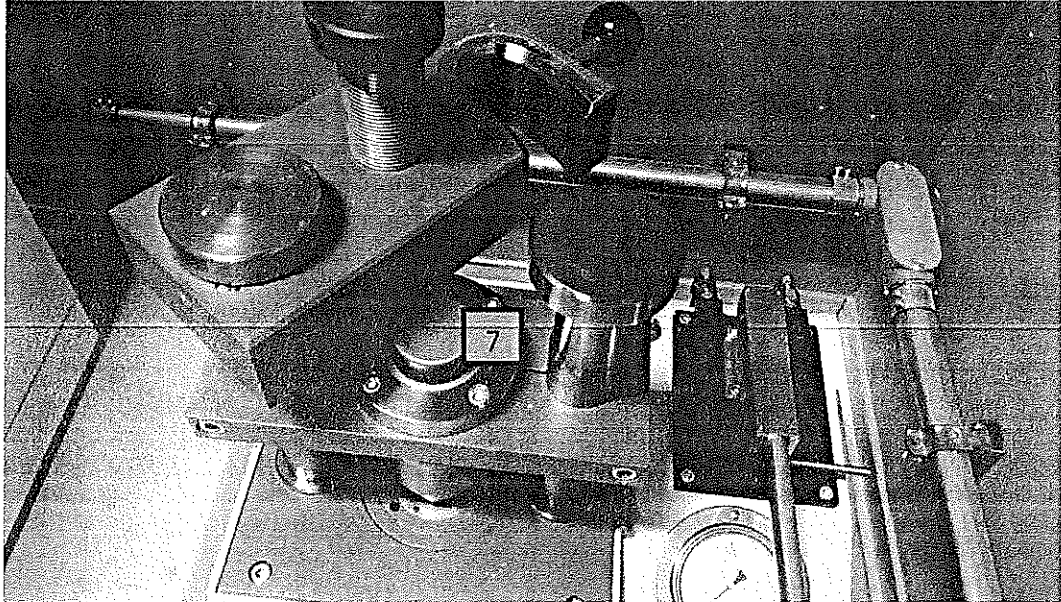

1. ก้านสำหรับโยกไฮโดรริก'
2. มิเตอร์วัดแรงอัด
3. ก้านโยกสำหรับตั้งค่าให้ระบบ เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง
4. แท่งสำหรับหมุนแทนอัดตัวอย่าง
5. ตัวLockตัวอย่าง